

IPT SOLFITI

Istruzioni per l'uso

1. Risciacquare la provetta con l'acqua da analizzare e riempirla fino alla tacca di 5 ml.
2. Aggiungere 2 gocce di reattivo A e agitare.
3. Aggiungere 2 gocce di reattivo B e agitare nuovamente.
4. Aggiungere titolante goccia a goccia, mescolando dopo ogni aggiunta. Contare le gocce di titolante consumate fino al viraggio da incolore ad azzurro. In funzione del titolante usato, ogni goccia consumata su un campione da 5 ml corrisponde al valore indicato sul flacone.